

QuickGel 6200 凝胶成像系统

快速操作指南

Version 1.0

凝胶拍摄步骤：

核酸凝胶成像

蛋白凝胶成像及
比色法染色 PAGE 核酸胶

接通电源

放胶

打开暗箱门
将白光板向上折叠至垂直位置
将样品放在紫外透射台上
关闭暗箱门

放胶

打开暗箱门
将样品放在白光板上
关闭暗箱门

打开透射紫外

按亮仪器面板上的“TUV”按钮或点击软件光源设置中的“透射紫外”

打开透射白光

按亮仪器面板上的“TW”按钮或点击软件光源设置中的“透射白光”

点击“预览”

设置曝光

(“自动曝光”或“手动曝光”)
琼脂糖胶曝光：100~300·ms
PAGE 胶曝光：50·ms

显示比例调节


点击“缩放”调节显示比例

背景及对比度

点击“Mini”“Max”调节
背景及对比度

点击“采集”

保存图片

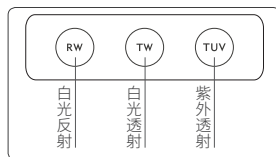

仪器面板示意图



软件界面示意图

生产商
Producer

莫纳生物科技有限公司
Monad Biotech Co., Ltd.

研发生产基地
R&D and Production Bases

苏州：苏州工业园区杏林街 78 号 13A 栋
武汉：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号 C12 栋

运营中心
Operation Center

上海徐汇区宜山路 700 号
B2 幢 1004 单元

Tel
Fax
E-mail

+86-(0)21-64868889
+86-(0)21-64868669
support@monadbiotech.com



400-928-3698



Simply Discover More

至简致真·探索无限