


NaCha Pro 多温区金属浴 快速操作指南

1. 取出仪器，置于水平台面上。确认仪器背后电源开关在“O”侧；
2. 连接电源，将电源开关按至“I”侧，屏幕即亮起，仪器进行自检。自检通过后，屏幕显示各区域实时温度；
3. 三个温区均预设了常用反应温度或程序，点击屏幕显示的温度设置按钮，再点击时间显示及设置按钮调整运行时间，完毕后点击“▶”，此时该温区进入运行状态；
4. 温度达到设定值，开始计时；点击“■”，该温区停止工作；
5. 右上侧温区支持进行连续变温程序编辑，点选进入“Program”后，勾选所需变温步骤，编辑时间温度参数，设置连续变温程序，完毕后点击“Enter”返回主界面，点击“▶”，此时该温区进入运行状态。
6. 设置说明：
 - a. 若设置连续变温程序，则选择右侧温区，选择任一“Program”进入连续程序编辑界面，选择所需步骤数目，点击键盘编辑每步所需温度，点击“Enter”返回主界面运行即可；
 - b. 预设温度修改：如实验所需反应温度非仪器预设温度，可以通过以下方法进行温度更改：先确定所需温度所在温区，长按该温区任意一个预设温度按钮，即弹出温度设置界面，调整 设置后点击“OK”即可；
 - c. 时间设置：点击该温区的时间显示及设置按钮，即弹出时间设置窗口，选取所需时间，点击“OK”即可。时间设置最长为“23 h 59 min 59 s”；
 - d. 计时状态：若该区域已设置运行时间，则当该区域达到设定温度值，计时区开始倒计时。倒计时结束后，该区域停止工作，温度将逐渐回归环境温度。若未设置运行时间，则当该区域达到设定温度值，计时区开始正计时；
7. 实验结束，取走样品，将电源开关按至“O”侧，电源插头从插座处拔出。

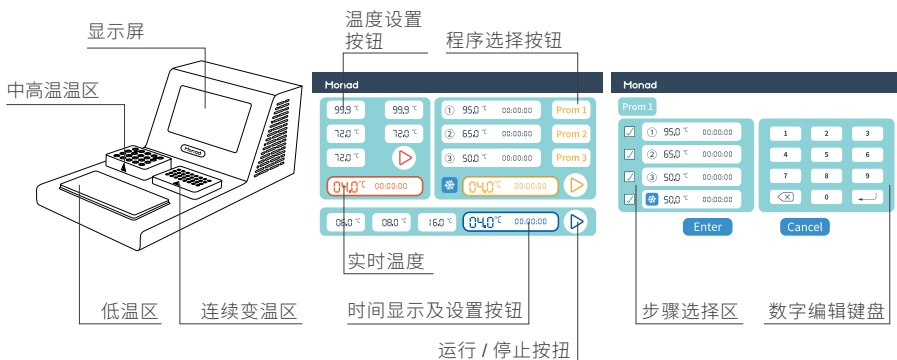

生产商
Producer

莫纳生物科技有限公司
Monad Biotech Co., Ltd.

研发生产基地
R&D and Production Bases

苏州：苏州工业园区杏林街 78 号 13A 栋
武汉：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号 C12 栋

运营中心
Operation Center

上海徐汇区宜山路 700 号
B2 幢 1004 单元

E-mail
Web

support@monadbiotech.com
www.monadbiotech.com



400-928-3698



Simply Discover More
至简致真·探索无限