



PlatePro 3200 微孔板离心机 快速操作指南

一、使用说明

1. 取出离心机，放置在水平、平稳的台面上，并下压离心机，使四个底座吸盘与台面吸紧。
2. 确认离心机电源开关在“O”侧，连接电源线，接通 220 V 交流电源。
3. 将电源开关按至“I”侧，显示屏亮起，点击“Open”键打开上盖，第一次使用前，需取出转子运输保护泡沫，并将杂物清理干净。
4. 将样品板装载上转子，合上离心机上盖。
5. 设置离心参数，设置完成后，按“Start”键运行。
6. 离心结束自动开盖，取出样品。
7. 离心工作完成后，将电源开关按至“O”侧，将电源插头从插座处拔出。

⚠ 注意：

- a. 每次装载样品板务必对称，以维持离心平衡！
- b. 请保存好外箱、包装材料，以备将来搬动或运输时使用。
- c. 运行前请务必拿出转子运输保护泡沫！

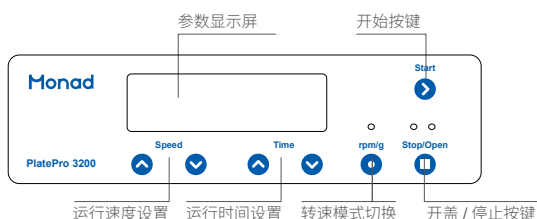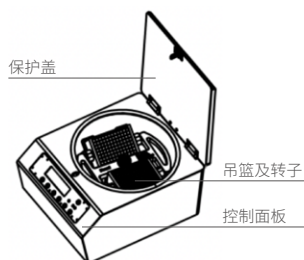

二、参数设置

Time: 设定运行时间，范围 1s~99 min。同时按住时间增减键切换时间模式，即“min”与“s”切换。

Speed: 设定运行转速，范围 300~3000 rpm。步进 10 rpm。

rpm/g: 点击切换离心力 g 及转速 rpm 模式。

Start: 停止状态下，且关好上盖时，按开始键即开始运行。运行指示灯亮，同时开始倒计时，若上盖没有盖好，则不能离心。

Stop/Open: 按停止键，转子即开始减速直到停止，运行停止后自动开盖。

生产商
Producer

莫纳生物科技有限公司
Monad Biotech Co., Ltd.

研发生产基地
R&D and Production Bases

苏州：苏州工业园区杏林街 78 号 13A 栋
武汉：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号 C12 栋

运营中心
Operation Center

上海徐汇区宜山路 700 号
B2 幢 1004 单元

E-mail
Web

support@monadbiotech.com
www.monadbiotech.com



400-928-3698



Simply Discover More
至简致真·探索无限