

QuickGel 6200 凝胶成像系统

快速操作指南

一、操作指南

1. 取出仪器，置于水平台面上，连接好电源线及数据传输线，确认仪器电源开关在“O”侧；
2. 将电源开关按至“I”侧，启动后即可使用；
3. 打开机身仓门，将凝胶放置于样品台上（蛋白胶放置前需拉下机身内侧的白光板），点击“预览”，查看凝胶放置情况，没有问题后打开透射紫外 / 透射白光光源自动曝光，曝光完成后点击“采集”获取图片，点击“保存”将获取图片保存至选择的位置；若自动曝光图片无法满足需求，通过点击“<”、“>”细调或“<<”、“>>”粗调曝光时间，或点击数字弹出选择框，直接输入目标数值，还可手动进行对比度的调整，优化图片曝光效果；
4. 调整后采集图片，点击“保存”存储图片；
5. 拍摄完成后若需拍摄下一张凝胶或再次拍摄，则点击“停止”键，待“预览”键变成红色后，选择光源继续曝光即可。
6. 使用完毕后，请先关闭显示器电源，再关闭机身右侧电源键完成关机。



生产商
Producer

莫纳生物科技有限公司
Monad Biotech Co., Ltd.

研发生产基地
R&D and Production Bases

苏州：苏州工业园区杏林街 78 号 13A 栋
武汉：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号 C12 栋

运营中心
Operation Center

上海徐汇区宜山路 700 号
B2 幢 1004 单元

E-mail
Web

support@monadbiotech.com
www.monadbiotech.com



400-928-3698



Simply Discover More
至简致真·探索无限