


# Luna II 凝胶成像系统操作速览

## 一. 开机（后方开关：O 表示关机，I 表示开机）


## 二. 软件自启动

开机后自启动，进入登录界面，输入用户名和密码登录。

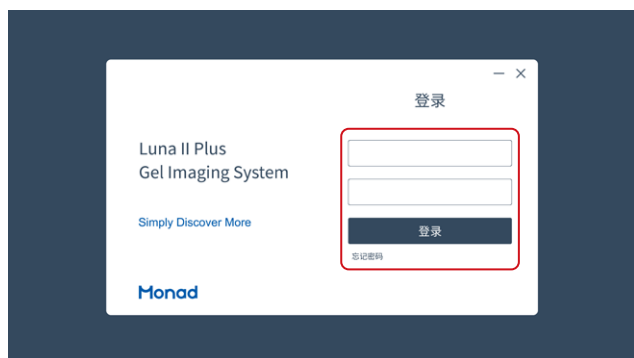

## 四. 曝光采集

根据凝胶大小按需选择不同拍摄面积，可选定 ROI 进行自动曝光或手动输入曝光时间，然后采集。

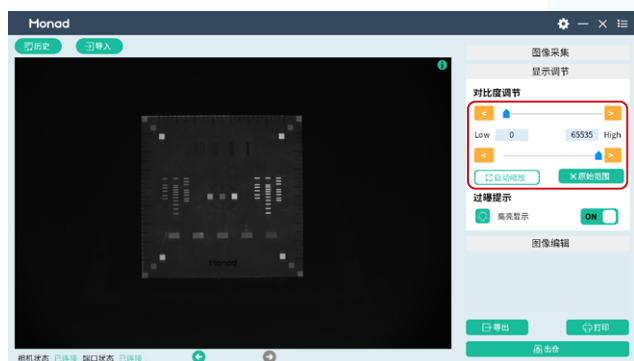


## 三. 选择光源

仪器可自动识别透射紫外 / 透射蓝光 / 透射白光样品盘并开启对应光源，根据需求选择合适的样品盘。




## 五. 灰度显示范围调节（此步骤可选）

根据图像效果调节灰度显示范围。

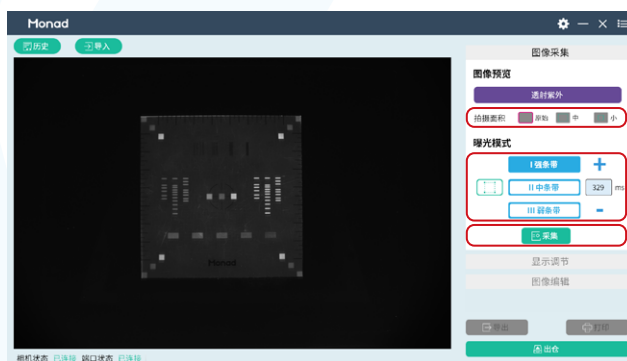

## 六. 图像编辑（此步骤可选）

根据需求进行旋转、裁剪、反色、伪彩、注释等操作。

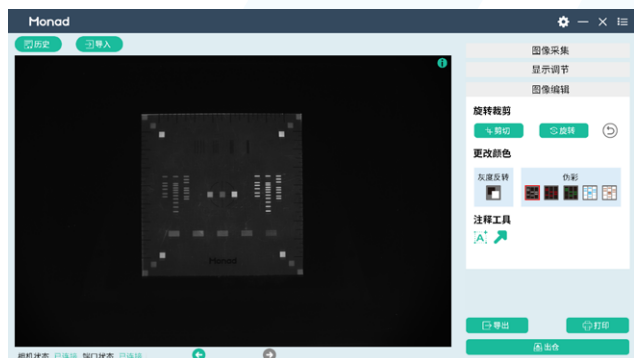


## 七. 导出



## 八. 查看历史图片

点击历史，可查看近期拍摄的图片以及批量导出。

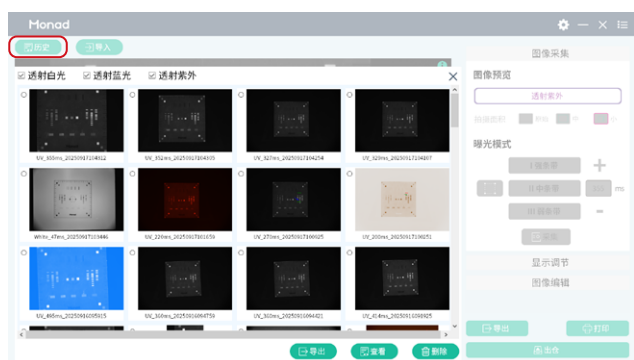

## 九. 切胶

出仓后插入切胶防护板，上边栏出现紫外光源按钮，点击后弹出安全提示框，确认后光源开启。



## 十. 关机

先关闭软件，然后关闭电脑，最后关闭仪器后方机械按键