



NTPro shake 3 常温振荡器快速操作指南

一、使用说明

1. 取出仪器，将常温振荡器固定在工作站上，若搭配适配器使用，将适配器水平放置于振荡平台上并用螺丝紧固；
2. 将串口通讯线的绿色端子插入仪器的 RS-485 通讯端口，USB 端插入上位机控制设备；
3. 参照通信协议与上位机建立通信连接；
4. 设置振荡速度，范围为 200~2000 rpm；
5. 放置耗材，使夹爪夹紧耗材，开始振荡；
6. 停止振荡后，松开夹爪，转移耗材；
7. 运行结束后，将电源插头从插座处拔出。

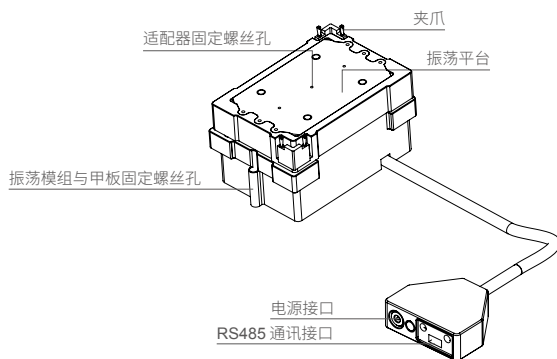

外形结构图

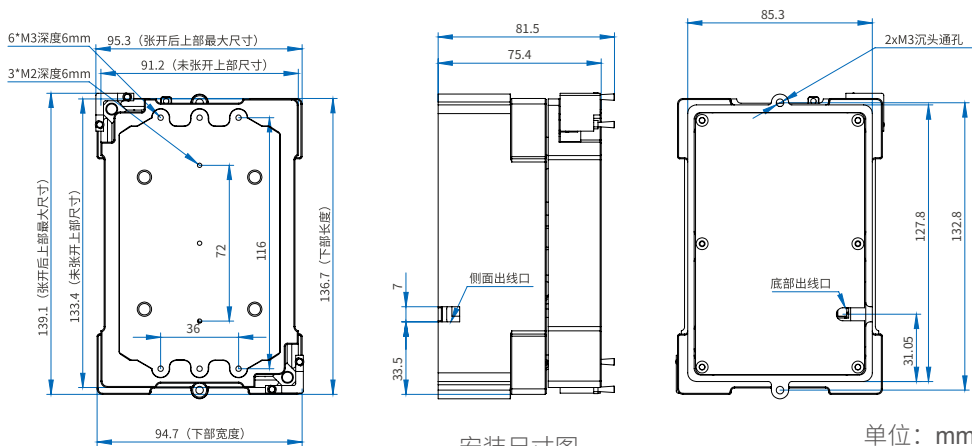

安装尺寸图

生产商
Producer

莫纳 (苏州) 生物科技有限公司
Monad (Suzhou) Biotech Co., Ltd.

研发生产基地
R&D and Production Bases

苏州：苏州工业园区
杏林街 78 号 13A 栋

E-mail
Web

support@monadbiotech.com
www.monadbiotech.com



400-928-3698



Simply Discover More

至简致真·探索无限