


Hesper II / Hesper II Pro 化学发光成像系统操作速览

一. 开机（后方开关：O 表示关机，I 表示开机）

开机后软件自启动，进入登录界面，选择用户并登录。点击  出仓放入样品，再次点击  进仓。

二. 像素合并模式设置

根据需求设置，bin 值越高灵敏度越高、分辨率越低，弱信号情况下可设置为高灵敏度模式。

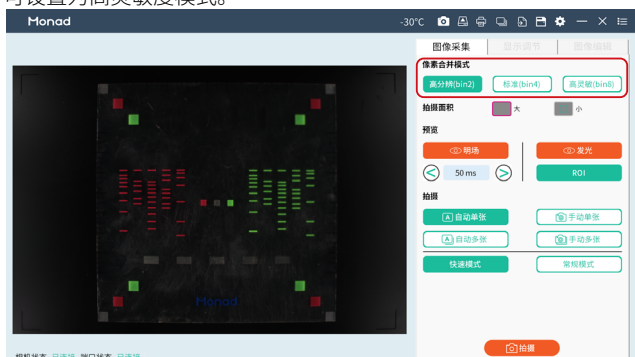


三. 预览

根据 Marker 显示情况可调节预览曝光时间。




四. 曝光模式

自动曝光模式适合拍摄未知信号强弱的条带，可划定 ROI 区域后进行自动曝光，亦可直接进行自动曝光；常规模式曝光时间更长，快速模式曝光时间更短，但弱信号又曝光不足的风险。

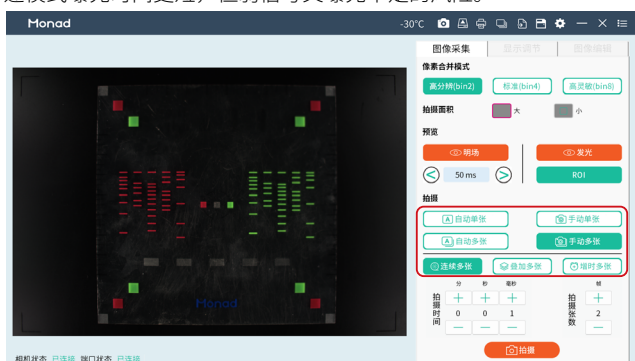


可手动设置单张曝光时间，适合拍摄已知信号强弱的条带。手动多张：需手动设置第一张的“曝光时间”和总的“拍摄张数”，一般用于曝光时间优化。

连续多张

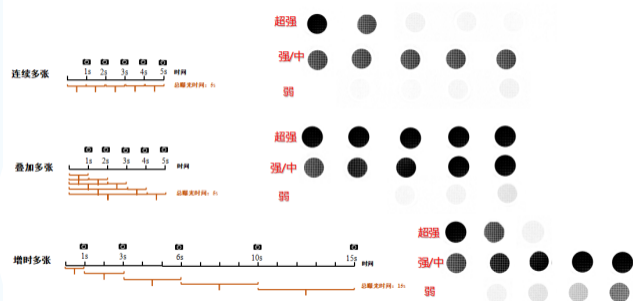


五. 显示调节

通过 Low/High 调节改变显示效果，调高 Low 值可去除背景，调低 High 值可加深条带。

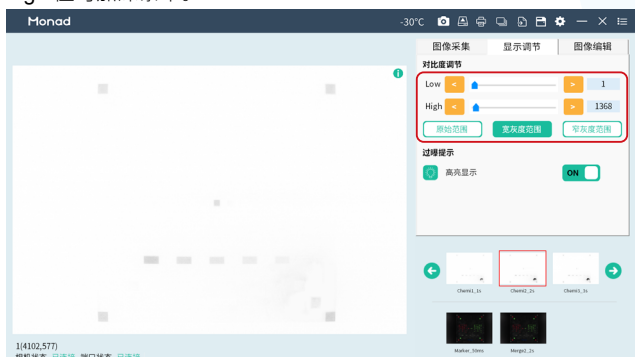


六. 图像导出

根据需求选择导出格式，支持多选、单选、全导出。

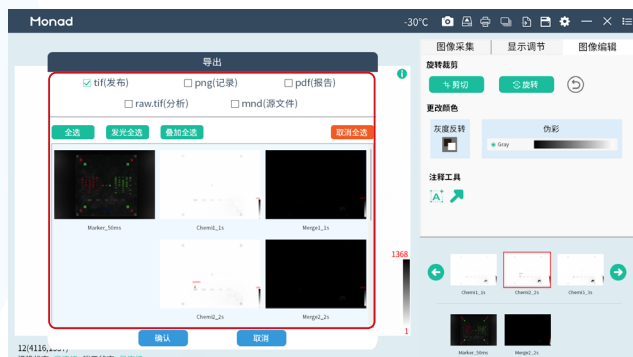

七. 图库查看

查看自动保存的历史图片，可多选导出、删除，可选择一组图像放大查看并、调整。

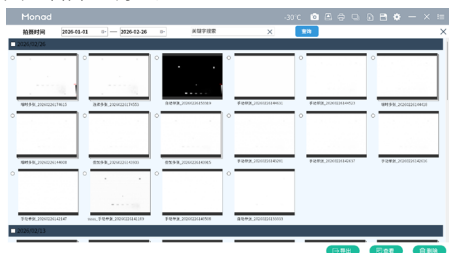

八. 关机

先关闭电脑，在关闭仪器后方电源按键。